

	Unilab - Online logg	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65131
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken		Versjon: 1.03/02.07.2024
Kategori:		Gyldig til: 02.07.2026
Dok. eier: Anne Grete Thue	Dok. ansvarlig: Line Agleedal	

1. Online log

Velg Systemadmin. → Log → **Online Log**

Når svar sendes fra instrument til Unilab700 vil en kunne finne disse i Online Log (unntak er MIK resistens instrumenter).

Det er mulig å søke på:

- Rekv.nr Et rekvisjonsnummer
- Prøve En prøve ID
- Analyse kode Ved å legge inn en kode vises kun rekvisjoner med denne analysekoden
- Instrument Liste med mulige instrument en kan søke på
- Dato og kl.slett Forhåndsutfyllt med dagens dato
- Status pending, accepted, denied, error
- Laboratorium Liste med laboratorier instrumentet kan tilhøre

Trykk «**søke**» når kriteriene er utfyllt for å oppfriske listen. «**Søke+export**» oppfrisker søket og eksporterer dataene til en excel-fil. For å nullstille alle alternativene trykk «**ny**».

Det er mulig å trykke i feltet Rekv.nr og få vist skjermrapport for rekvisjonen.

Dato, kl.slett	Rekv.nr	prøve	analyser	lab.	resultat	Logstatus	logentry	Instrument	arbeidsl.
23.02.2021 15:47:55	67442683	6744268365	ICA	MBF	1.20	ok	OK, Order added to Worklist	LKB_ABL725_PNA-L	110007
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	MPV	MBF	9.7	denied	No Analysis found	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	TPK	MBF	348	denied	No Analysis found	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	MCHC	MBF	33.6	denied	No Analysis found	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	MCH	MBF	27.7	denied	No Analysis found	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	101140,114...	MBF	0.411	denied	Multiple CHAnalysisID and no v...	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	EPK	MBF	4.99	denied	No Analysis found	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	MCV	MBF	82.4	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	BASO	MBF	0.05	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	EOS	MBF	0.14	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	LKMONO	MBF	0.57	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	LYMF	MBF	3.28	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	SEG	MBF	3.74	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	LPK	MBF	7.78	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:47	72059919	7205991903	HB	MBF	13.8	ok	OK	LKB_XN_103	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	MPV	MBF	10.7	denied	No Analysis found	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	MCHC	MBF	32.9	denied	No Analysis found	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	MCH	MBF	29.1	denied	No Analysis found	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	MCV	MBF	88.6	denied	No Analysis found	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	101140,114...	MBF	0.420	denied	Multiple CHAnalysisID and no v...	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	EPK	MBF	4.74	denied	No Analysis found	LKB_XN_102	
23.02.2021 15:47:40	32315548	3231554803	TPK	MBF	293	ok	OK	LKB_XN_102	

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
1.03	Forlenget gyldighet til 02.07.2026

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

Eksterne referanser