

1. Stativoversikt

Velg Rekvirering \rightarrow Stativoversikt.

Unil <mark>Q</mark> b										
Stativoversikt 🗮										
Prøvearkiv navn MGM skap					🗸 ок					
Stativ ID				a	L					
Stativ eldre enn (dager)										
Prøvearkiv navn	stativ	siste pos.	status	reservert	Opprettet	siste dato/klokkesl.	siste arb.plass	siste bruk.		
Rensa DNA	09-DN-00-0	9-9	registered		14.12.2009 10:06	16.12.2009 13:16	dna	birl	×	~
Lagre blod -80 frys	09-BL-00-0	9-9	registered		14.12.2009 15:11	18.12.2009 13:17	dna	lifj	×	
Rensa DNA	09-DN-00-1	9-9	registered		16.12.2009 13:17	21.12.2009 11:07	dna	lifj	×	
Lagre blod -80 frys	09-BL-00-1	9-9	registered		18.12.2009 13:18	23.12.2009 10:28	dna	birl	×	
Rensa DNA	09-DN-00-2	9-9	registered		21.12.2009 11:07	28.12.2009 10:57	dna	cska	×	
Lagre blod -80 frys	09-BL-00-2	5-2	registered		23.12.2009 10:28	30.12.2009 13:48	dna	hili	×	
Rensa DNA	09-DN-00-3	4-9	registered		28.12.2009 10:58	30.12.2009 13:41	dna	hili	×	
Lagre blod -80 frys	10-BL-00-0	9-9	registered		04.01.2010 10:48	15.01.2010 08:43	dna	agnr	×	
Rensa DNA	10-DN-00-0	9-9	registered		04.01.2010 10:49	13.01.2010 07:53	dna	agnr	×	
Rensa DNA	10-DN-00-1	9-9	registered		13.01.2010 08:32	18.01.2010 14:07	Prøvemottak 2	akvi	×	
Lagre blod -80 frys	10-BL-00-1	9-9	registered		15.01.2010 08:48	22.01.2010 08:37	dna	agnr	×	
Rensa DNA	10-DN-00-2	9-9	registered		18.01.2010 14:08	20.01.2010 11:10	dna	agnr	×	
Rensa DNA	10-DN-00-3	9-9	registered		20.01.2010 11:10	26.01.2010 14:51	dna	tnev	×	
Lagre blod -80 frys	10-BL-00-2	9-9	registered		22.01.2010 08:38	01.02.2010 15:07	dna	hgvs	×	

Listen viser informasjon om stativene som er i bruk. Du kan velge et arkiv for å få opp liste med alle stativ (bokser) som finnes i det arkivet.

Listen viser siste arkiverte posisjon med dato, klokkeslett, arbeidsplass og bruker. Dersom stativet er reservert ser man hvem som har reservert stativet og man kan velge å frigi det. I denne dialogen er det mulig å slette gamle arkiv vha. «**slette**» krysset.

Nye stativ lages av systemansvarlig.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen			
3.00	Endret EK-ansvarlig			

Interne referanser

<u>13.1.15.1.2-01</u>

Unilab - brukerveiledning

Eksterne referanser