
 Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus	<h2>Unilab - Registrering av prøve pooling</h2>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D67387
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []		Versjon: 3.01/14.03.2024 Gyldig til: 14.03.2025
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Tone Bjerregård	

1. Opprette pool-ID i Unilab

- Rekvirering – Pool registration

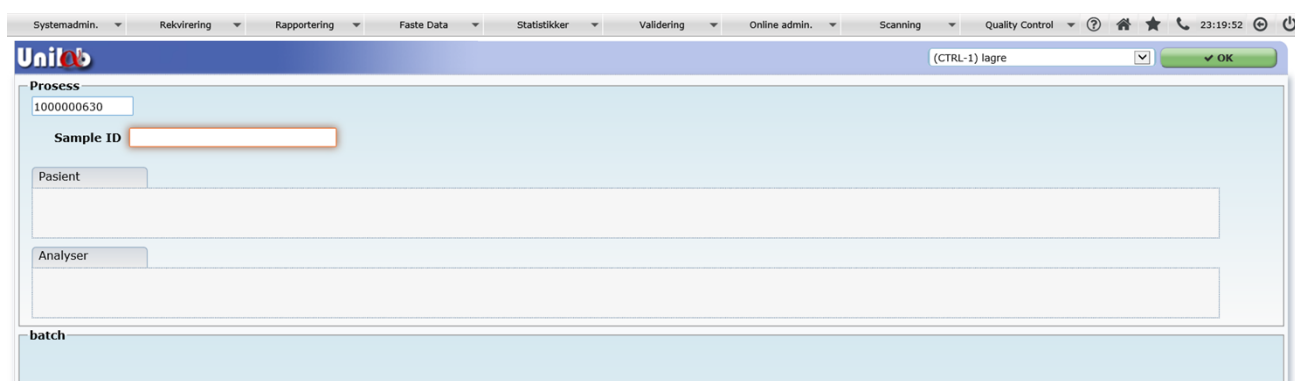

Systemadmin. | Rekvirering | Rapportering | Faste Data | Statistikk | Validering | Online admin. | Scanning | Quality Control | 23:19:52

Unilab (CTRL-1) lagre OK

Prosess
100000630

Sample ID

Pasient

Analysér

batch

- Skann inn prøvenummer i SampleID feltet
- Navn, f.nummer og analyser vises i skjermen og prøvenummeret vises i batch feltet.
- Når det er skannet inn det antallet prøver en ønsker i en batch trykk **Ctrl-1 Lagre**, det blir skrevet ut 2 etiketter, 1 til prøverør og 1 til å klistre over de rørene som poolen tilhører.



Prosess
1000014630

Sample ID


Pasient
12050050295
Faktor, Trine
k 12.05.2000

Analysér
SARBECO,ESARB

batch

6624906911 6624906521 6624905911

- Dersom du har skannet inn en prøve som **IKKE** skal være med i poolen **FØR** du har lagret og skrevet ut etiketter:
 - så kan du velge for å slette prøven. Det kan da skannes inn en ny prøve til poolen, deretter lagre og skrive ut etiketter med **Ctrl-1**. Den slettede prøven vises med strek over og er vekke etter oppdatering.



Prosess
1000001730

Sample ID

Pasient
12050050295
Faktor, Trine (Testpasient)
k 12.05.2000

Analysér
INFAPCR,INFAPCR,MPPCR,CPPCR,BPPCR
BPPPCR,RSVPCR,HMPVPCR,MP1PCR,MP2PCR
CP1PCR,CP2PCR,RVPCR,PARA1,PARA2
PARA3,SARBECO,FSARB,FSARBRF,RDRPP1

batch

6624846711 6624847111 6624848311 6624848421 6624888111

2. Ny utskrift av nye etiketter av en pool

Dersom det blir behov for å kunne skrive ut nye etiketter for en pool, så gjøres det i dialogen Rapportering – Etiketter

- Velg Etikett Type: sample pool
- I feltet pool id: skann eller tast inn enten pool nummer eller prøvenummer på en av prøvene i poolen som det skal skrives ut ny etikett på.

3. Funksjoner i dialogen

Det er ikke mulig å poole samme prøve flere ganger, følgende beskjed kommer opp på skjermen om dette gjøres.

Det er ikke mulig å poole en prøver som er «Inaktiv», først når prøven er «Aktivert» vil den være tilgjengelig for pooling.

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
3.01	Forlenget gyldighet til 14.03.2025

4. Referanser

Interne referanser

Eksterne referanser