

	<b>Unilab - Sign-ut av prøver</b>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65012
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken		Versjon: 3.00/05.02.2024
Kategori:		Gyldig til: 05.02.2025
Dok. eier: Johanne Lind Aasen		Dok. ansvarlig: Line Agledal


## 1. Sign-ut av prøver

Flere laboratorier som er definert i Unilab utfører de samme analysene. Dersom et laboratorium må sende slike analyser til et annet laboratorium må analysen(e) signeres ut før forsendelse.

Velg Rekvirering → **Sign-ut prøver**.

Default valg er «Skanne prøver i liste og sign-ut».

Her kan en skanne inn prøver i liste uten å måtte lagre, i det prøven er skannet inn, er prøven Sign-ut.

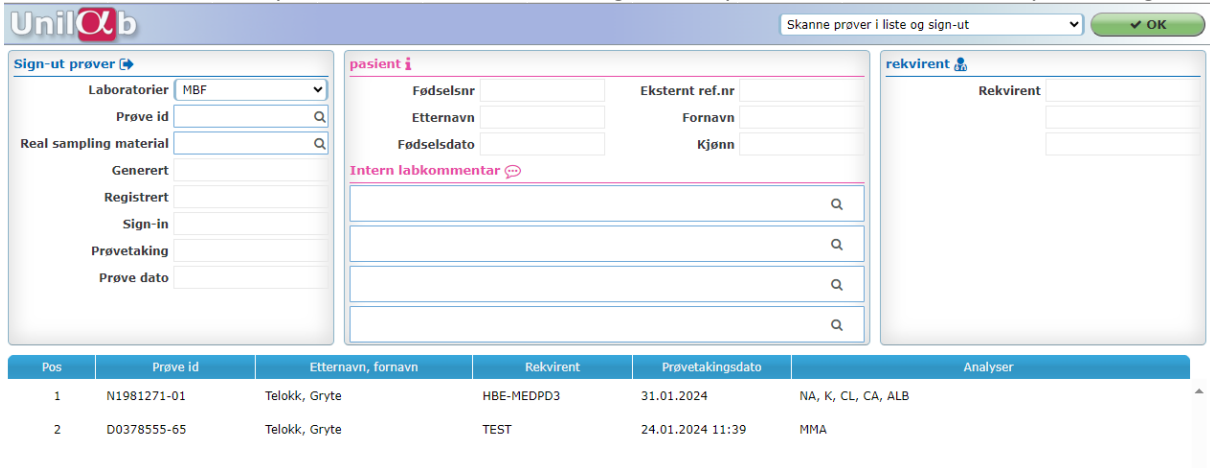

The screenshot shows the 'Sign-ut prøver' interface. At the top, there's a dropdown menu set to 'Skanne prøver i liste og sign-ut' and an 'OK' button. Below this, there are three main panels: 'Sign-ut prøver' on the left with search filters, 'pasient i' in the middle with patient details, and 'rekvirent' on the right. At the bottom, a table lists the samples:


Pos	Prøve id	Etternavn, fornavn	Rekvirent	Prøvetakingsdato	Analyser
1	N1981271-01	Telokk, Gryte	HBE-MEDPD3	31.01.2024	NA, K, CL, CA, ALB
2	D0378555-65	Telokk, Gryte	TEST	24.01.2024 11:39	MMA

Skann eller skriv inn rekvisisjonsnummer med prøve id (10 siffer) i feltet prøve id

Alle analysene på prøvenummeret blir Signet-ut.

**Ctrl-2 Tøm liste** benyttes for å tømme listen.

Skal en bare signe ut noen av analysene på en prøve kan en bruke **Ctrl-1 sign-out**

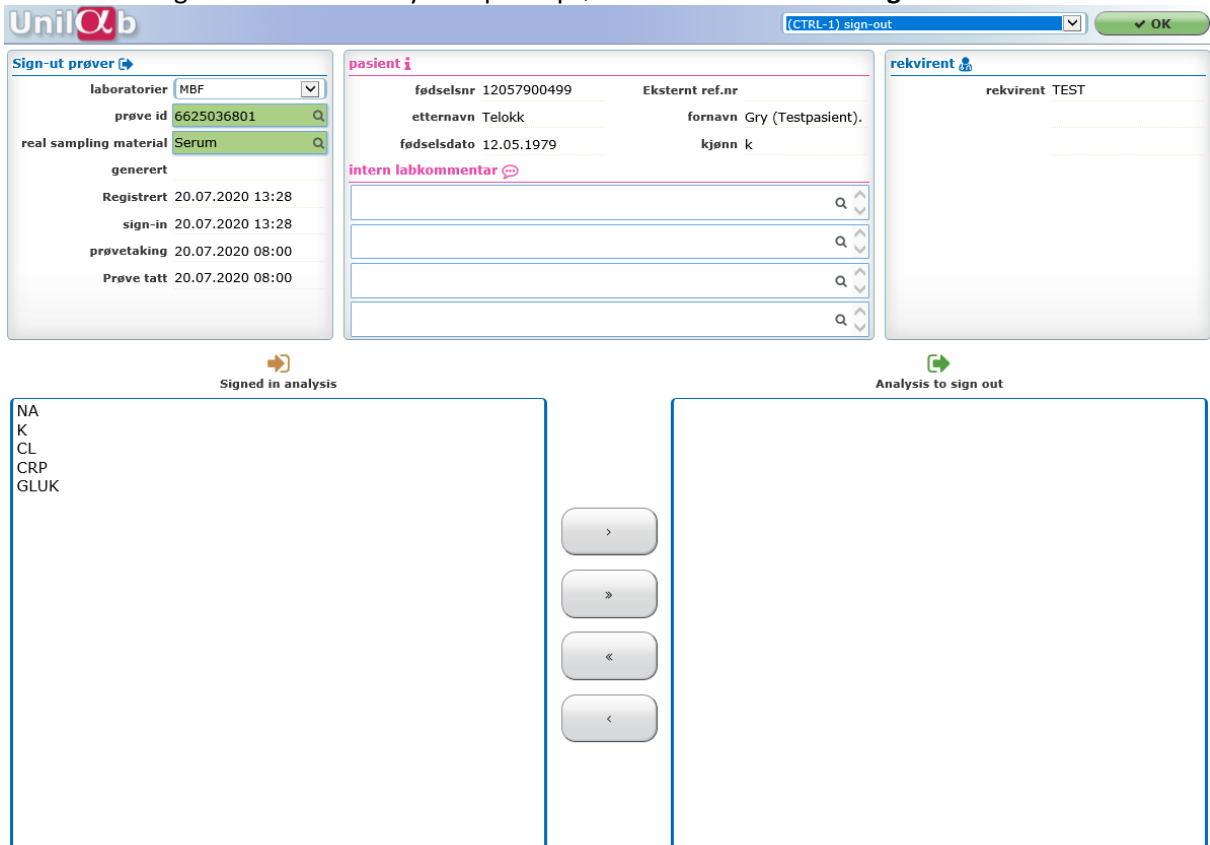

The screenshot shows the 'Sign-ut prøver' interface with the dropdown menu set to '(CTRL-1) sign-out'. The 'Sign-ut prøver' panel shows a sample selected with 'prøve id 6625036801' and 'real sampling material Serum'. The 'pasient i' panel shows patient details for 'Telokk, Gry (Testpasient)'. The 'rekvirent' panel shows 'rekvirent TEST'. Below the interface, there are two large boxes: 'Signed in analysis' on the left and 'Analysis to sign out' on the right. Between these boxes are four navigation buttons: '>', '>>', '<<', and '<'.

Skann eller skriv inn rekvisisjonsnummer med prøve id (10 siffer) i feltet prøve id  
Velg dobbel pil om alle analysene skal signes ut. Om kun GLUK skal signes ut marker GLUK og velg enkel pil. Oppdater vha. [Ctrl-1].

## Endringslogg

*Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.*

Versjon	Endring i denne versjonen
3.00	Oppdatert dokument iht ny funksjonalitet i v.4.8: Skanne prøver i liste og sign-ut. Fjernet setningen: NB! Husk å signe inn analysene til nytt laboratorium før forsendelse, se Unilab - Sign-in av prøver.

### Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[13.1.15.1.2.1-06](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

[Unilab - Sign-in av prøver](#)

### Eksterne referanser