

	Unilab - POCT logg	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65132
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken		Versjon: 3.00/06.06.2023
Kategori:		Gyldig til: 06.10.2024
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Line Agleedal	

1. POCT logg

Velg Systemadmin. → Log → **POCT Log**

Når svar sendes fra pasientnære instrumenter til Unilab blir en rekvisisjon opprettet. Overføring av resultater kan sjekkes i POCT loggen.

Det er mulig å søke på:

- Pasienten ID Fødselsnummer
- InstrumentSampleID Rekvisisjonsnummer
- Rekvirent Rekvirentkode
- Status alle, unworked, created, denied, error
- Laboratorier Liste med laboratorier instrumentet kan tilhøre
- Device ID Liste med POCT instrument en kan søke på
- Date Forhåndsutfyllt med dagens dato

Trykk «**søke**» etter at kriteriene er utfyllt for å oppdatere listen. «**Søke+export**» oppdaterer listen og eksporterer dataene til en excel-fil. For å nullstille alternativene trykk «**ny**».

Pasienten ID	<input type="text"/>	InstrumentSampleID	<input type="text"/>
rekvirent	<input type="text"/>	status	alle
Date from	06.08.2020	laboratorier	MBF
Date until	06.08.2020	Device ID	alle
Tid	00:01		23:59

Pasient-Id	navn	Prøvedato	Tid	Rekvirent	BRUKER	Registrert	Instrument	Lab	Rekv.nr.
		06.08.2020	13:21	kskint		06.08.2020 13:32:42	LKB_ABL725_INT-L	A	67132905
		06.08.2020	13:16	STORK		06.08.2020 13:32:22	LKB_COBASIT1000_...	A	Order not crea...
		06.08.2020	13:11	kskpostop		06.08.2020 13:19:41	LKB_ABL800_POSTO...	A	67132865
		06.08.2020	13:05	sentralopr		06.08.2020 13:16:57	LKB_ABL725_INT-L	A	Order not crea...
		06.08.2020	13:00	kskpostop		06.08.2020 13:09:05	LKB_ABL800_POSTO...	A	67132824
		06.08.2020	12:54	kskpostop		06.08.2020 13:03:16	LKB_ABL800_POSTO...	A	67132809
		06.08.2020	12:52			06.08.2020 12:55:44	LKB_COBASIT1000_...	A	Order not crea...
		06.08.2020	12:51	BL		06.08.2020 12:51:29	LKB_CDEMER_BL-L	A	67132778
		06.08.2020	12:49	akmot		06.08.2020 12:57:35	LKB_ABL800_TRAUME	A	67132796
		06.08.2020	12:47	MEDIN		06.08.2020 13:09:30	LKB_COBASIT1000_...	A	67132826
		06.08.2020	12:44	MEDIN		06.08.2020 12:46:08	LKB_COBASIT1000_...	A	67132766
		06.08.2020	12:43	kskint		06.08.2020 12:54:17	LKB_ABL725_INT-L	A	67132789

Det er mulig å trykke i feltet Rekv.nr og få vist skjermrapport for rekvisisjonen.

Feilmeldinger:

Dersom svaret inneholder mangler, det kan være feil i fødselsnummer, manglende eller feil rekvirent, så vil ikke rekvisisjonen bli opprettet. Feilen vil være beskrevet i kolonnen Rekv.nr.

- *Order already exists:* Orden finnes allerede i unilab. Dette kan være et resendt svar fra instrumentet som blir avvist.
- *Order not created, no (active) sender found:* Avdeling har brukt en rekvirent som ikke er kjent i Unilab.
- *Order not created, no patient found:* Avdeling har brukt et fødselsnummer som ikke er kjent i Unilab.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
3.00	Endret EK-ansvarlig

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

Eksterne referanser