

## 1. Opprette pool-ID i Unilab

• Rekvirering – Pool registration

Systemadmin. 👻	Rekvirering	▼ B	apportering	▼ Fast	te Data 🔻	Statistikker	Ŧ	Validering	•	Online admin.	*	Scanning	*	Quality Control	• ?	* *	<b>\$</b> 23:19	:52 🕑	
Unilob												1	(CTRL-1)	lagre			<b>√</b> 0I	<b>~</b> )	
Prosess																			
100000630																			
Sample ID																			
Pasient																			
Analyser																			
batch																			1

- Skann inn prøvenummer i SampleID feltet
- Navn, f.nummer og analyser vises i skjermen og prøvenummeret vises i batch feltet.
- Når det er skannet inn det antallet prøver en ønsker i en batch trykk **Ctrl-1 Lagre**, det blir skrevet ut 2 etiketter, 1 til prøverør og 1 til å klistre over de rørene som poolen tilhører.

Prosess	
1000014630	
Sample ID	
Pasient	
12050050295 Faktor, Trine k	12.05.2000
Analyser	
SARBECO,ESARB	
batch	
6624906911 🗵	6624906521 🛛 6624905911 🖄

- Dersom du har skannet inn en prøve som **IKKE** skal være med i poolen **FØR** du har lagret og skrevet ut etiketter:
  - o så kan du velge <sup>≥</sup> for å slette prøven. Det kan da skannes inn en ny prøve til poolen, deretter lagre og skrive ut etiketter med **Ctrl-1**. Den slettede prøve vises med strek over og er vekke etter oppdatering.

Prosess	
100001730	
Sample ID	
Pasient	
12050050295 Faktor, Trine (Testpasient) k 12.05.2000	
Analyser	
INFAPCR,INFBPCR,MPPCR,CPPCR,BPPCR BPPPCR,RSVPCR,HMPVPCR,MP1PCR,MP2PCR CP1PCR,CP2PCR,RVPCR,PARA1,PARA2 PARA3.SARBFCO.FSARB.FSARBRF.RDRPP1	~
batch	
6624846711 8 6624847111 8 6624848311 8 6624848421 8 662488811	1 🛛



## 2. Ny utskrift av nye etiketter av en pool

Dersom det blir behov for å kunne skrive ut nye etiketter for en pool, så gjøres det i dialogen Rapportering – Etiketter

- Velg Etikett Type: sample pool
- I feltet pool id: skann eller tast inn enten pool nummer eller prøvenummer på en av prøvene i poolen som det skal skrives ut ny etikett på.

Etiketter 💊	ønskes brukt 🖨
Etiketter Type: sample pool	MIA_IT-test_5188
analyser med resultat	
Rekv.nr 1000014630 Q	

## 3. Funksjoner i dialogen

Det er ikke mulig å poole samme prøve flere ganger, følgende beskjed kommer opp på skjermen om dette gjøres.

1000014330		
Sample ID 6624	348311	
Pasient		
	Melding fra nettside	×
Analyser	sample already registered in pool 1000002530	
	ОК	

Det er ikke mulig å poole en prøver som er «Inaktiv», først når prøven er «Aktivert» vil den være tilgjengelig for pooling.

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen			
3.02	Forlenget gyldighet til 04.03.2026			

## 4. Referanser

Interne referanser

**Eksterne referanser**