

 Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus	<h2>Unilab - Bygge arbeidslister</h2>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D67390
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []		Versjon: 3.00/29.01.2024 Gyldig til: 29.01.2025
Dok. eier: <a href="#">Johanne Lind Aasen</a>	Dok. ansvarlig: <a href="#">Tone Bjerregård</a>	

## 1. Bygge arbeidslister

Tast [**Ctrl-L**] eller velg Rekvirering → **Bygge arbeidsliste**

Den aktuelle arbeidslisten hentes opp ved å legge inn «Arbeidsliste nr.» for arbeidslisten eller skrive koden i «kode» feltet. Eventuelt kan [**insert**] brukes i begge felt for søk av arbeidsliste.

**Bygge arbeidslister**

Arbeidsliste nr.

Kode

Navn

List-nr.

Type  Prøveplassing  
 Omorganisering

Sequence

+ Rekv.nr

Posisjon  Rekv.nr

Aktuell posisjon

5

**info**

Fødselsnr	Ekstern ref.nr	Rekvirent
Prøvetaksdato	Etternavn	Fornavn
Kløyveslett	Fødselsdato	Kjønn

Posisjon	Rekv.nr.	Rekvirent	Etternavn	Fødselsnr
5	R069741521	KLSAUDIIAI	Sorenson	718458T4
4	N076239911	AKMOT	Garcia	739913T1
3	D036919712	LPOBØML	Murphy	390925T1
2				
1				

### 1.1 Bygge liste

Det er to mulige måter å bygge liste, i feltet «Liste-nr.» er det to valg, ny og aktuell.

- Ny** Man begynner på en helt ny og tom liste. Den listen som ev. lå der fra før blir lagret som en separat liste.
- Aktuell** Aktuell eller velge et ønsket listenummer. (aktuell er den siste byggede listen). Man kan fortsette å bygge opp den eksisterende arbeidslisten.

Skann inn strekkode på prøverøret i feltet Rekv.nr (noen lister er pr. PrøveID)

Legg inn det antallet prøver du ønsker å ha med på listen.

Alternativt kan en taste inn rekvisisjonsnummer og legge til vha [**enter**]

Prøvene som legges til vises i skjermbildet i arbeidsliste.

Dersom arbeidslisten er definert med kontroller, legges disse til automatisk i listen.

En kan definere hvor mange dager en arbeidsliste skal bli værende tilgjengelig før de arkiveres. Dette gjøres av administrator i samarbeid med seksjonene som har ansvar for arbeidslisten.

### 1.3 Prøveplassering – legge til prøve i bestemt posisjon på arbeidslisten

Kryss av for prøveplassering

- Angi posisjon prøven skal settes inn i og tast/skann inn rekvisisjonsnummeret.
- Prøven legges til i angitt posisjon og de andre prøvene flyttes til nye posisjoner

### 1.4 Omorganisering – slette en prøve fra arbeidslisten

Det er mulig å slette en posisjon (prøve) på en arbeidsliste etter at den er laget,

Kryss av for omorganisering og velg en av muligheten i nedtrekkslisten

slette til posisjoner

slette posisjon

- Angi til og med posisjon eller aktuell posisjon til prøven(e) som skal slettes

### 1.5 Skrive ut arbeidslisten

Arbeidslisten kan skrives ut ved å klikke på skriver ikonet  følgende bilde vises:

Velg **OK**, da skrives listen ut på den skriveren som er forhåndsvalg.

Alternativt:

Klikk på PDF Stream og **OK**, da får du listen opp i PDF format på skjermen.

Liste laget: 01.02.2021 14:21 Skrevet: 05.02.2021 16:13 Satt opp av: _____ Satt opp dato: _____ Avlest av: _____ Avlest dato: _____ Registrert Unilab: _____	<b>410210 Sarbeco betacoronavirus RNA</b>	side 1 av 1																								
		Arbeidsliste nr.: 328704																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>pos</th> <th>lab-nr</th> <th>pasient</th> <th>analyse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"><b>A1 Neg.ktr:</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>B1 Pos.ktr:</b></td> </tr> <tr> <td><b>C1</b></td> <td><b>6625 188421</b></td> <td>Telokk</td> <td>SARBECO ESARB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TEST</td> <td>Gry</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01.02.21</td> <td>120579-00499</td> <td>..... IP IP 66251801 66251801</td> </tr> </tbody> </table>			pos	lab-nr	pasient	analyse	<b>A1 Neg.ktr:</b>				<b>B1 Pos.ktr:</b>				<b>C1</b>	<b>6625 188421</b>	Telokk	SARBECO ESARB		TEST	Gry			01.02.21	120579-00499	..... IP IP 66251801 66251801
pos	lab-nr	pasient	analyse																							
<b>A1 Neg.ktr:</b>																										
<b>B1 Pos.ktr:</b>																										
<b>C1</b>	<b>6625 188421</b>	Telokk	SARBECO ESARB																							
	TEST	Gry																								
	01.02.21	120579-00499	..... IP IP 66251801 66251801																							
			 6625188421																							

Du kan i tillegg skrive ut listen fra PDF ved å klikke på skriverikonet. Vær oppmerksom på at strekkoden ikke alltid kan leses av strekkodeleser dersom listen skrives ut fra PDF format. Det er ulike format på utskrifter av arbeidslistene etter hvilke behov brukeren har for utforming. Formatet er forhåndsdefinert i masterdata.

*Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.*

Versjon	Endring i denne versjonen
3.00	Endret EK-ansvarlig, oppdatert bilder iht. ny v. 4.8. Tatt ut pkt 1.2 Legge til en "blank" posisjon i arbeidslisten, ikke i bruk

## 2. Referanser

### Interne referanser

### Eksterne referanser